



Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.

Bioendo™ Магниевого буфера 10 мМоль

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР:

BY10

СОСТАВ:

Буфер представляет собой свободный от эндотоксинов 10 мМоль магниевого буфера.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Магниевого буфера используется для преодоления хелатирующего эффекта при определении эндотоксинов. Испытуемый образец, содержащий хелатирующий агент, будет связывать ионы магния из лиофилизированного лизата амебоцитов, что снизит его чувствительность. Добавление магниевого буфера в испытуемый образец улучшает чувствительность лизата амебоцитов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Использование магниевого буфера для разбавления испытуемых образцов или добавление магниевого буфера в растворы испытуемых образцов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Продукт предназначен для использования только в условиях *in vitro*. Не допускается использование для инъекций. Вся стеклянная и пластиковая посуда, растворители, контактирующие с магниевого буфера, должны быть свободными от эндотоксинов.

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТОКСИНОВ:

Содержание эндотоксинов в магниевого буфера составляет менее чем 0,005 ЕЭ/мл.

ХРАНЕНИЕ:

Хранят при 2-30 °C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.

Адрес: 131 Xinjia Road, Haicang Xinyang Industrial Zone, Xiamen, China

Телефон: +86-592-592-6885886

Факс: +86-592-2095294

E-mail : sales@houshiji.com

Сайт: www.lalendotoxin.com